

Western 胶片显定影套装使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8197	Western blot film Developer&Fixer Pack	500ml+500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4°C避光保存，有效期 6 个月。室温避光保存，有效期一个月。

【概述】

本产品用于 Western、Northern、Southern 后续压片后的显影定影。

【使用建议】

1. 显影：把 X 光片完全浸没在显影液内，显影 10 秒至 2 分钟。具体显影时间要根据显影情况而定，可以在红灯下观察，当发现显影的程度已经达到预定目标，即可停止显影，进行后续步骤。
2. 水洗：在自来水中冲洗 2-3 分钟，以完全冲洗去显影液。
3. 定影：浸没在定影液内，定影 10 分钟左右。如果定影时间再长一些例如 30 分钟，通常对洗片的结果没有明显影响。
4. 水洗：在自来水中冲洗 10 分钟，以充分洗去各种残留溶液和试剂。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。